



CHECKLISTE
Kundenseitige Vorbereitungen für bevorstehende LIS Anbindungen

NR	BESCHREIBUNG	ZEITPUNKT	CHECK
Einbindung des LIS Anbieters & Datenübermittlung			
1	Information über Roche-System-Anbindung an LIS Anbieter	Nach Vertragsfixierung	<input type="checkbox"/>
2	Übermittlung der nachstehenden Daten an LIS Anbieter: - Aktuellste Schnittstellenbeschreibung (Host Interface Manual) - Exakte Gerätebezeichnung - Testliste mit aktuellen ACN Codes (nur gültig bei Einzelanbindung) und e flow Tests - Kontaktdaten von Roche (jew. Service- und Verkaufsmitarbeiter)	Nach Vertragsfixierung	<input type="checkbox"/>
Dateneingabe			
3	Vollständige Stammdateneingabe: ACN Codes, Qualitätskontrollen, Messzell-Kennung, Modulkennung (bei Bedarf Unterstützung durch LIS Firma)	Bis spätestens zu Termin 1	<input type="checkbox"/>
Terminierung und Vorbereitung			
4	Übermittlung der folgenden Termine (Tag & Uhrzeit) an LIS Anbieter: - Termin 1: Anbindung der LIS-Schnittstelle (wenn möglich, sollte LIS Anbieter vor Ort sein) - Termin 2: LIS-Testung und -Abnahme	Nach Terminfixierung mit Roche (mind. jedoch 12 Wochen vor Termin 1)	<input type="checkbox"/>
5	Informieren des kundenseitigen Netzwerkinfrastruktur Teams über Termin 1 "Anbindung der LIS-Schnittstelle" und Anforderung des Teams zu diesem Tag & dieser Uhrzeit Hinweis: das Netzwerkinfrastrukturteam muss für die Anbindung vor Ort bereit stehen	Nach Terminfixierung mit Roche (mind. jedoch 8 Wochen vor Termin 1)	<input type="checkbox"/>
6	Testen der Netzwerkinfrastruktur für Termin zur Anbindung der LIS-Schnittstelle	Bis spätestens zu Termin 1	<input type="checkbox"/>
7	Bereitstellen eines kundenseitigen Ansprechpartners im Kundenlabor für Termin 2 "LIS-Testung und -Abnahme" Aufgaben des Ansprechpartners während der Testung und Abnahme: - Erstellung Testaufträge - Prüfung der angeforderten Proben auf Vollständigkeit im LIS System - Prüfung der Ergebnisse auf Gültigkeit (Einheiten und Nachkommastellen) - Prüfung der Qualitätskontrollen auf Vollständigkeit & Gültigkeit	Bis spätestens zu Termin 2	<input type="checkbox"/>

Hinweis: Änderungen und Updates zu den übermittelten Daten/Informationen müssen zeitnah an den LIS-Anbieter kommuniziert werden.